## 4.2.4.d ICP 発光分光分析法

## (1) 概要

この試験法は肥料に適用する。なお、亜りん酸(塩)を含む肥料にも適用できる。この試験法の分類は固形肥料では Type D であり、液状肥料では Type B である。その記号は 4.2.4.d-2025 又は W-P.d-3 とする。

分析試料に水を加えて抽出し、ICP 発光分光分析装置(ICP-OES)に導入し、% りんを波長 178.287 nm で測定して水溶性りん酸(%-% のよう。なお、この試験法の性能は**備考 8** に示す。

- (2) 試薬等 試薬及び水は、次による。
- a) 水: JIS K 0557 に規定する A3 の水。
- b) **塩酸**: 有害金属測定用、精密分析用又は同等の品質の試薬。
- c) りん標準液(P 1000 μg/mL): 国家計量標準にトレーサブルなりん標準液(P 1000 μg/mL)。
- **d**) **りん標準液(P 50 μg/mL)**<sup>(1)</sup>: りん標準液(P 1000 μg/mL) 5 mL を 100 mL 全量フラスコにとり、標線まで 塩酸(1+23)を加える。
- e) **検量線用りん標準液(P 20 μg/mL ~ 200 μg/mL)** (1): りん標準液(P 1000 μg/mL)の 2 mL~20 mL を 100 mL 全量フラスコに段階的にとり、標線まで塩酸(1+23)を加える。
- f) 検量線用りん標準液(P 1 μg/mL~10 μg/mL)<sup>(1)</sup>: りん標準液(P 50 μg/mL)の 2 mL~20 mLを 100 mL 全量フラスコに段階的にとり、標線まで塩酸(1+23)を加える。
- g) **検量線用空試験液**<sup>(1)</sup>: **d**) ~**f**) の操作で使用した塩酸(1+23)。
  - 注(1) 調製例であり、必要に応じた量を調製する。
  - **備考 1.** (2)のりん標準液に換えて、国家計量標準にトレーサブルなりん標準液(P 100 μg/mL 又は 10 000 μg/mL)を用いて検量線用りん標準液を調製することもできる。
  - **備考 2.** ICP-OES は任意の波長において得られる指示値が、光の観測方式(横方向及び軸方向)や分光器の種類によって変動するため、使用する機器に適した検量線の濃度範囲が異なる。よって事前に使用する機器に適した検量線の濃度範囲を把握し、検量線用標準液を調製するとよい。
- (3) 器具及び装置 器具及び装置は、次のとおりとする。
- a) 抽出機器: 次の上下転倒式回転振り混ぜ機又は垂直往復振り混ぜ機。
- **aa**) **上下転倒式回転振り混ぜ機**: 250 mL~500 mL 全量フラスコを毎分 30 回転~40 回転で上下転倒して 回転させられるもの。
- **ab**) **垂直往復振り混ぜ機**: フラスコ用アダプターを用いて 250 mL 全量フラスコを毎分 300 往復(振幅 40 mm)で垂直往復振り混ぜさせられるもの。
- b) ICP 発光分光分析装置: JIS K 0116 に規定する発光分光分析装置。
- 1) ガス: 純度 99.5 %(体積分率)以上のアルゴンガス
- (4) 試験操作
- (4.1) 抽出 抽出は、次のとおり行う。
- (4.1.1) 粉状分析用試料
- (4.1.1.1) 上下転倒式回転振り混ぜ機を用いる場合

- a) 分析試料 5 g を 1 mg の桁まではかりとり、500 mL 全量フラスコに入れる。
- b) 水約 400 mL を加え、毎分 30 回転~40 回転で約 30 分間振り混ぜる。
- c) 標線まで水を加える。
- d) ろ紙3種でろ過し、試料溶液とする。
  - **備考 3.** (4.1.1.1)a)の操作で、分析試料 2.5 g を 1 mg の桁まではかりとり、250 mL 全量フラスコに入れてもよい。
  - 備考 4. (4.1.1.1)の操作で得た試料溶液は、附属書 B に示した成分にも適用できる。

# (4.1.1.2) 垂直往復振り混ぜ機を用いる場合

- a) 分析試料 2.5 g を 1 mg の桁まではかりとり、250 mL 全量フラスコに入れる。
- b) 水約 200 mL を加え、毎分 300 往復(振幅 40 mm)で約 30 分間振り混ぜる。
- c) 標線まで水を加える。
- d) ろ紙3種でろ過し、試料溶液とする。
  - 備考 5. (4.1.1.2)の操作で得た試料溶液は、附属書 B に示した成分にも適用できる。

# (4.1.2) 液状分析用試料

- a) 分析試料  $1 g^{(2)}$ を 1 mg の桁まではかりとり、100 mL 全量フラスコに入れる。
- **b**) 水約 50 mL を加え、振り混ぜ、更に標線まで水を加える。
- c) ろ紙 3 種でろ過し、試料溶液とする。
  - 注(2) 家庭園芸用肥料などでりん酸含有量が低い場合は、分析試料の採取量を 10 g とする。
  - 備考 6. (4.1.2)の操作で得た試料溶液は、附属書 B に示した成分にも適用できる。
- (4.2) **測定** 測定は、JIS K 0116 及び次のとおり行う。具体的な測定操作は、測定に使用する ICP 発光分光分析装置の操作方法による。
- a) ICP 発光分光分析装置の測定条件 ICP 発光分光分析装置の測定条件は、以下を参考にして設定する。

分析線波長: 178.287 nm<sup>(3)</sup>

#### b) 検量線の作成

- 1) 検量線用りん標準液及び検量線用空試験液を誘導結合プラズマ中に噴霧し、波長 178.287 nm の指示値を読み取る。
- 2) 検量線用りん標準液及び検量線用空試験液のりん濃度と指示値との検量線を作成する。
- c) 試料の測定
- 1) 試料溶液の一定量を 100 mL 全量フラスコにとり、塩酸(1+23)となるように塩酸を加え、標線まで水を加える。
- 2) b)1)と同様に操作して指示値を読み取る。
- 3) 検量線からりん濃度を求め、分析試料中のりん濃度(P)を算出する。

4) 次の式によって水溶性りん酸(W-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)を算出する。

分析試料中の水溶性りん酸(W-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)(%(質量分率))

 $=A \times (141.94/(2 \times 30.97))$ 

 $= A \times 2.292$ 

A: 分析試料中のりん(P)(%(質量分率))

- **注**(3) 真空紫外領域の波長であるため、分光器等を十分な真空状態とする、又は不活性ガスパージを十分 行うこと。
- **備考 7.** 多元素同時測光が可能である ICP 発光分光分析装置では、附属書 C1 表 1 の測定条件を参考に 検量線用標準液を調製し、(4.2) b) ~c) と同様に操作し、得られた各元素濃度の測定値に換算係数を乗 じて分析試料中の成分量を算出する。

なお、内標準として金を用いることができる。その際は、 $9\lambda$  (178.287 nm)及び内標準(金(242.795 nm)) のそれぞれの波長における指示値を測定し、 $9\lambda$  の指示値と内標準の指示値との比を求め、分析試料中の水溶性 $9\lambda$  酸(W- $P_2O_5$ )を算出する。内標準として金以外を用いる場合は試験室において妥当性を確認すること。

**備考 8.** 真度の評価のため、粉状分析用肥料(26 点)を用いて ICP 発光分光分析法の測定値( $y_i$ : 0.390 % (質量分率)~29.5 %(質量分率))及びバナドモリブデン酸アンモニウム吸光光度法の測定値( $x_i$ )を比較した結果、回帰式は y=-0.115+0.977x であり、その相関係数(r)は 0.998 であった。液状肥料(12 点)を用いて同様に測定値( $y_i$ : 0.179 %(質量分率)~10.88 %(質量分率))及び測定値( $x_i$ )を比較した結果、回帰式は y=-0.022+1.008x であり、その相関係数(r)は 0.999 であった。また、調製肥料 5 点を用いて添加回収試験を実施した結果、1.64 %(質量分率)~52.15 %(質量分率)の添加レベルでの平均回収率は 99.8 % ~103.0 %であった。液状複合肥料 1 銘柄及び家庭園芸用複合肥料 1 銘柄を用いて添加回収試験を実施した結果、10 %(質量分率)及び 1 %(質量分率)の添加レベルでの平均回収率はそれぞれ 98.1 %及び 101.9 %であった。なお、評価は内標準を用いない試験法で実施した。

精度の評価のため、家庭園芸用複合肥料(固形)、配合肥料、液状複合肥料及び家庭園芸用複合肥料(液状)を用いた日を変えての分析結果について、一元配置分散分析を用いて解析し、併行精度及び中間精度を算出した結果を表 1-1 及び表 1-2 に示す。また、試験法の妥当性確認のために実施した共同試験の成績及び解析結果を表 2 に示す。

なお、この試験法の定量下限は、固形肥料で 0.04 %(質量分率)程度であり、液状肥料で 0.02 %(質量分率)程度と推定された。

表1-1 水溶性りん酸の日を変えた試験成績の解析結果(固形肥料)

			併行精度		中間精度	
試料名	日数 <sup>1)</sup> T	平均值 <sup>2)</sup> (%) <sup>3)</sup>	$s_{\rm r}^{(4)}$ $(\%)^{3)}$	RSD <sub>r</sub> <sup>5)</sup> (%)	$S_{I(T)}^{6)}$ $(\%)^{3)}$	RSD <sub>I(T)</sub> <sup>7)</sup> (%)
家庭園芸用複合肥料(固形)	5	28.91	0.54	1.9	0.54	1.9
配合肥料	5	1.58	0.05	3.3	0.07	4.5

- 1) 2点併行分析を実施した日数
- 2) 平均値  $(n=日数(T)\times併行数(2))$
- 3) 質量分率
- 4) 併行標準偏差

- 5) 併行相対標準偏差
- 6) 中間標準偏差
- 7) 中間相対標準偏差

表1-2 水溶性りん酸の日を変えた試験成績の解析結果(液状肥料)

			併行精度		中間精度		
試料名	日数1)	平均值 <sup>2)</sup>	4) S r	$RSD_{\rm r}^{5)}$	S I(T) 6)	$RSD_{I(T)}^{7)}$	
<b>八个</b>	T	$(\%)^{3)}$	$(\%)^{3)}$	(%)	$(\%)^{3)}$	(%)	
液状複合肥料	7	10.83	0.10	0.9	0.14	1.3	
家庭園芸用複合肥料(液状)	7	0.829	0.008	0.9	0.015	1.8	

脚注は表1-1参照

表2 水溶性りん酸試験法の妥当性確認のための共同試験成績の解析結果

		2				
試料名	試験	平均值2)	<i>S</i> <sub>r</sub> <sup>4)</sup>	$RSD_{\rm r}^{(5)}$	<i>S</i> R <sup>6)</sup>	$RSD_R^{7)}$
	室数 <sup>1)</sup>	$(\%)^{3)}$	$(\%)^{3)}$	(%)	$(\%)^{3}$	(%)
調製試料(液状)1	10(1)	9.45	0.16	1.7	0.29	3.0
調製試料(液状)2	10(1)	2.02	0.02	1.2	0.04	2.0
調製試料(液状)3	10(1)	5.07	0.06	1.1	0.09	1.9
調製試料(液状)4	9(2)	1.04	0.01	0.8	0.04	3.5
調製試料(液状)5	10(1)	0.519	0.003	0.6	0.013	2.5

- 1) 有効試験室数(外れ値を報告した試験室数)
- 2) 平均値(*n*=有効試験室数×試料数(2))
- 3) 質量分率
- 4) 併行標準偏差

- 5) 併行相対標準偏差
- 6) 室間再現標準偏差
- 7) 室間再現相対標準偏差

#### 参考文献

- 1) 青山恵介: ICP 発光分光分析 (ICP-OES) 法による液状肥料中の水溶性主成分の測定, 肥料研究報告, 8, 1~9 (2015)
- 2) 船木紀夫: ICP-OES 法による固形肥料中の水溶性主成分の測定の開発, 肥料研究報告, **12**, 28~51 (2019)
- 3) 山西正将, 加藤まどか, 白井裕治: ICP-OES 法による液状肥料中の有効成分の測定法の性能評価一室間共同試験成績一, 肥料研究報告, 13, 123~145 (2020)
- 4) 田村千晃, 青山恵介: く溶性りん酸及び水溶性りん酸の分析法の適用範囲確認(菌体りん酸肥料等)

- 単一試験室による妥当性確認-,肥料研究報告,18,10~27(2025)
- (5) 試験法フローシート 肥料中の水溶性りん酸試験法のフローシートを次に示す。

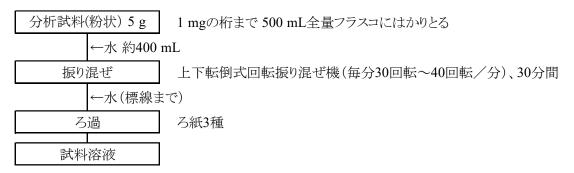


図1-1 肥料中の水溶性りん酸試験法フローシート(抽出操作(4.1.1.1))

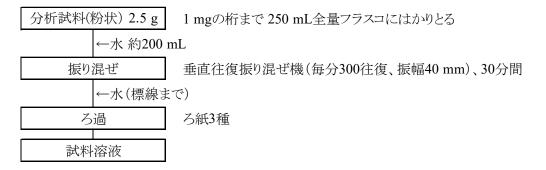


図1-2 肥料中の水溶性りん酸試験法フローシート(抽出操作(4.1.1.2))

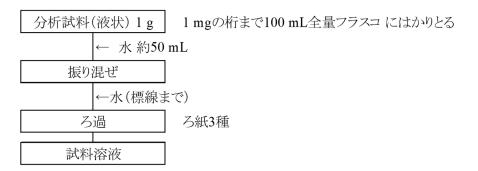


図1-3 肥料中の水溶性りん酸試験法フローシート(抽出操作(4.1.2))

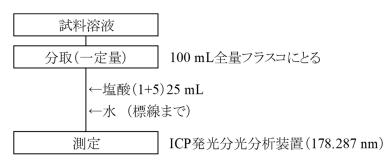


図2 肥料中の水溶性りん酸試験法フローシート(測定操作)